


Lagre og del resultatene i SPARKvue. Lage Journal og dele denne.

Litt avhengig av om du bruker mobil/nettbrett/Chromebook eller PC/Mac finnes det ulike måter å lagre og dele resultater i SPARKvue.

Lagre resultater

(PC/Mac/Chromebook/nettbrett/mobil)

Uansett hvilken plattform du bruker kan du alltid gå på Hamburgermenyen opp i venstre hjørne og lagre eller lagre som. Filen vil da lagres som en .splklab fil som kan sendes som vedlegg i epost og åpnes i SPARKvue. Da vil man få hele SPARKlaben, oppsett og resultater og kan analysere disse eller gjøre egne målinger i samme laben. Filen kan også åpnes i Capstone.

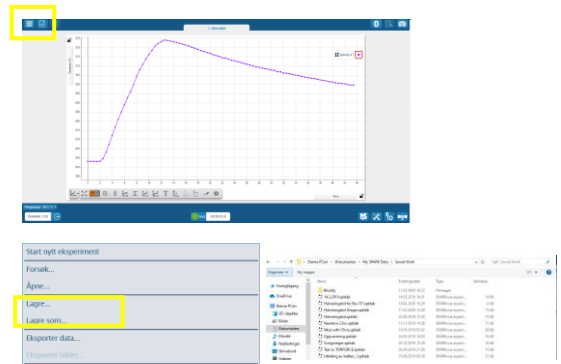

Deling (Chromebook/nettbrett/mobil)


For de mobile enheter og Chromebook har man også i SPARKvue et delingsikon ved siden av bluetooth-symbolet. Velger man dette får man tre valg;

Del SPARKlab: Det vil være det samme som å lagre og sende filen. Se punktet ovenfor.


Del data: Da får man opp et bilde av resultatene

Del gjeldene side: Da får man opp et bilde av den aktuelle SPARKvue-siden.


Fordelen med deling er at man raskt og enkelt kan dele resultater eller hele Sparklaben via sms, messenger, epost, Dropbox eller andre medier. Dette er valgene vi fikk på vår Iphone og dette vil jo variere i forhold til oppsett og bruk.

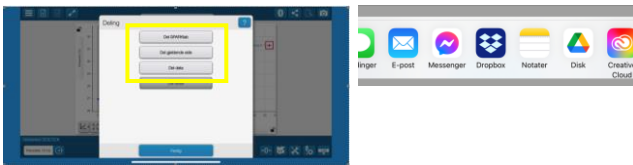

Lage og dele Journal i SPARKvue

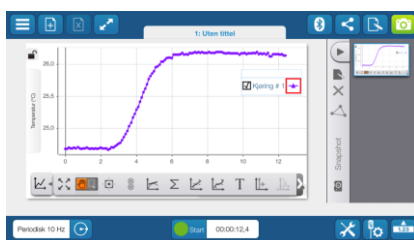

Data du skal lage Journal av.

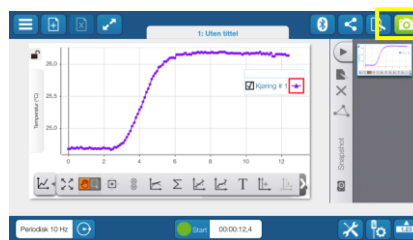

Klikk på kamera-ikonet (øverst til høyre).




Klikk på Journal-bildet og skriv navn, notat osv. Klikk deretter på Delingsikonet (Trekanten)



Velg «Eksporter journal»



Velg den måten du vil dele på, eks Mail:

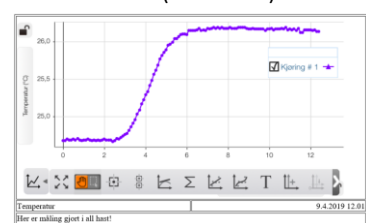

Journalen kommer som et zip-fil vedlegg i eposten. Åpne zip-filen og høyreklikk på Journal HTML -> Velg Åpne