

AGAR I FLASKA

kjøttpepton, maltekstrakt



Agar, maltekstrakt, 250 ml

Varenr.: 308066



Agar, kjøttpepton, 250 ml

Varenr.: 308067

Sterilt agar-substrat klart til bruk

Flasken plasseres i kokende vann med korken halvveis avskrudd. Agaren smelter på ca. 20-45 minutter. Flasken kjøles deretter ned i kaldt vann til man enkelt kan helle den i petriskålen uten å brenne seg (agaren holder da 40-50 grader C). Tørk av flasken, arbeidsbenk og hender tørkes med sprit. Lokket skrues helt av og munningen på flasken dreies i en flamme. Deretter er du klar til å helle agar i petriskålen. Normalt holder en flaske (250 ml) til 12-15 skåler (90 mm i diameter).

Agar oppbevares i kjøleskap.