


# PASCO PS-2600 Spektrometer

## Programvare – lading - tilkobling

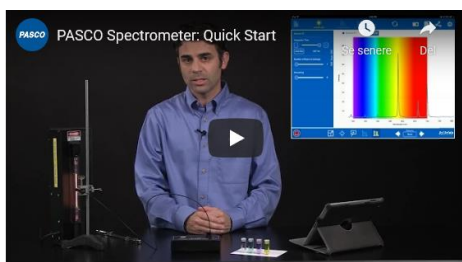

<https://www.labdidakt.no/pasco-datalogging/pasco-sensorer-traadlose/spektrometer-usb/bluetooth>

## Programvare:

**Spectrometry** er et gratis program for Windows og Mac, samt en App for iPad, Android nettbrett og Chromebook. Det er oversatt til norsk og mange andre språk. Det benyttes sammen med et PASCO spektrometer (PS-2600), men kan også brukes med et Ocean Optics *Amadeus* eller Red Tide spektrometer som mange skoler har.

Windows og Mac versjoner lastes ned fra PASCOs nettside, nettbrettversjoner fra AppStore og GooglePlay. Det er ingen begrensninger for antall datamaskiner programmet kan installeres på. Det er viktig at andre PASCO programmer ikke er åpne/aktive når Spectrometry skal kjøres! Det kan skape «forvirring» i tilkoblingen av spektrometeret

Siste versjon av programmet Spectrometry lastes ned her: <https://www.pasco.com/downloads/spectrometry>

## Lading :

**Normalt** kan spektrometeret lades med strøm fra USB-kontakten, men hvis det er veldig lite strøm på batteriet eller at USB-kontakten på PCen ikke gir nok strøm (under 2,4A) anbefaler vi følgende:

1. Bruk en generell USB-lader som gir 2,4 A, f.eks en iPad-lader eller lignende – bruk mini-USB kablen som fulgte med spektrometeret
2. Hvis det ikke lader, forsøk å holde Av/På knappen inne i 10 sekunder (Soft reset) og se om du får liv i ladingen da.